

MIGRATION

Originalversion

AVS Pro

Migration auf einen neuen PC

SI Analytics

a **xylem** brand

AVS Pro Migration auf einen neuen PC Seite..... 3

AVS Pro Migration to new PC Page.....13

1	Daten und Einstellungen sichern	5
2	Daten und Einstellungen übertragen	8
3	Aktuelle AVSPro-Version installieren.....	11
4	Nachbearbeitung.....	11
5	Aktuelle Verzeichnisstruktur.....	12

Copyright

© 2015, SI Analytics GmbH

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung der
SI Analytics GmbH, Mainz. Printed in Germany.

Wichtiger Hinweis!

Diese Anleitung zeigt die Migration einer AVSPro-Software bis zur Version 11/34 auf einen neuen PC.

Achtung: Die folgenden Schritte sollten vor einer Installation der AVSPro-Software auf dem neuen PC durchgeführt werden!


1 Daten und Einstellungen sichern

Die Daten und Einstellungen sind bis zur Version 11/34 in zwei MDB-Dateien und der Windows- Registry gespeichert. Diese Daten müssen auf dem alten PC auf ein Speichermedium, z. B. einen USB- Stick, gesichert werden.


Bei Bedarf können auch die SAV-Dateien mitgenommen werden.

1.1 Sichern der MDB-Dateien auf dem alten PC (z. B. WIN-XP)

Sie benötigen die Dateien AVSpro.mdb und ProbenId.mdb, diese finden Sie im Verzeichnis „c:\Programme\AVSpro\Daten\“ oder „c:\Programme\AVSpro\Data\“ oder „c:\Program Files\AVSpro\Daten\“ oder „c:\Program Files\AVSpro\Data\“

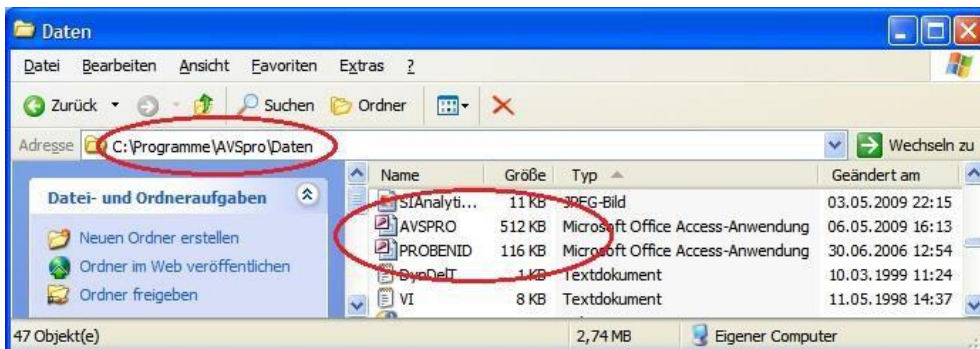


Im Verzeichnis „c:\Programme\AVSpro\Protokoll\“ finden Sie die SAV-Dateien, falls diese zu Auswertezwecken mit migriert werden sollen.

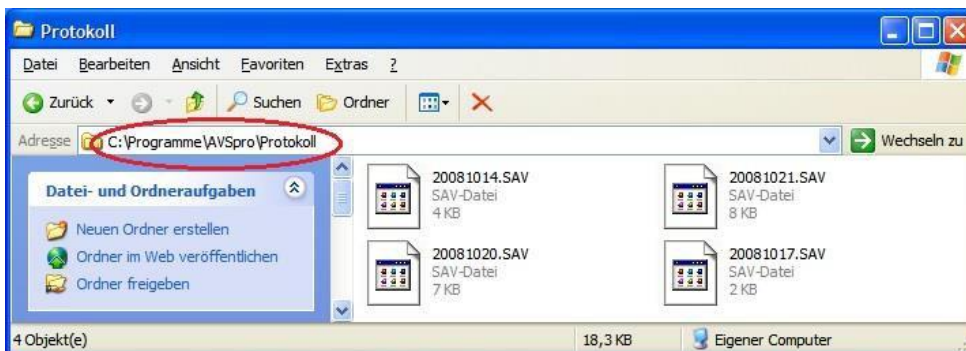


1.2 Sicherung der Registry


Starten Sie das Programm „regedit“

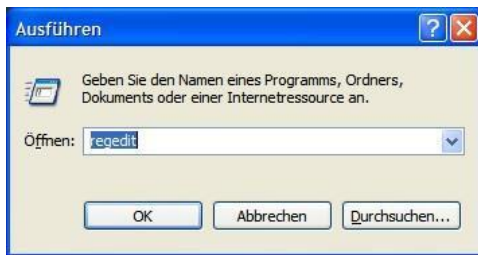


Navigieren Sie zum Schlüssel „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVSpro“

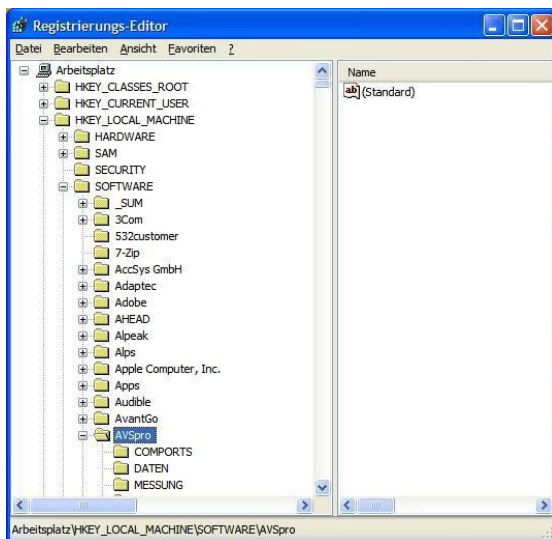

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner „AVSpro“ und wählen „Exportieren“

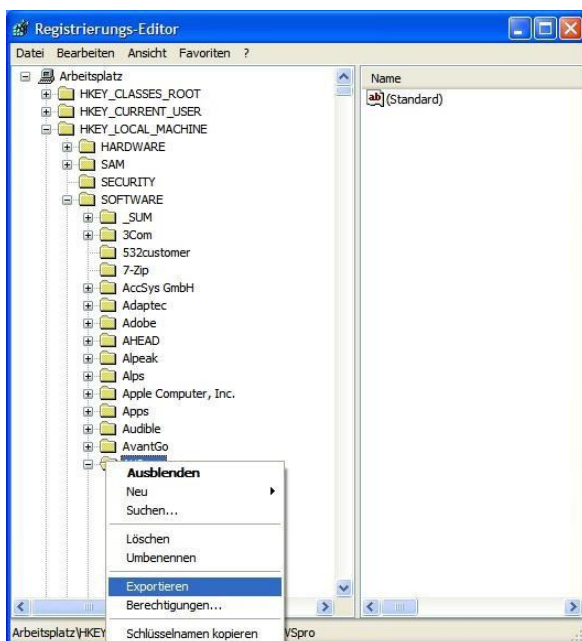

Als Exportziel wählen Sie ihren USB-Stick und legen einen Namen, z. B. „AVSpro-Sicherung“ fest:

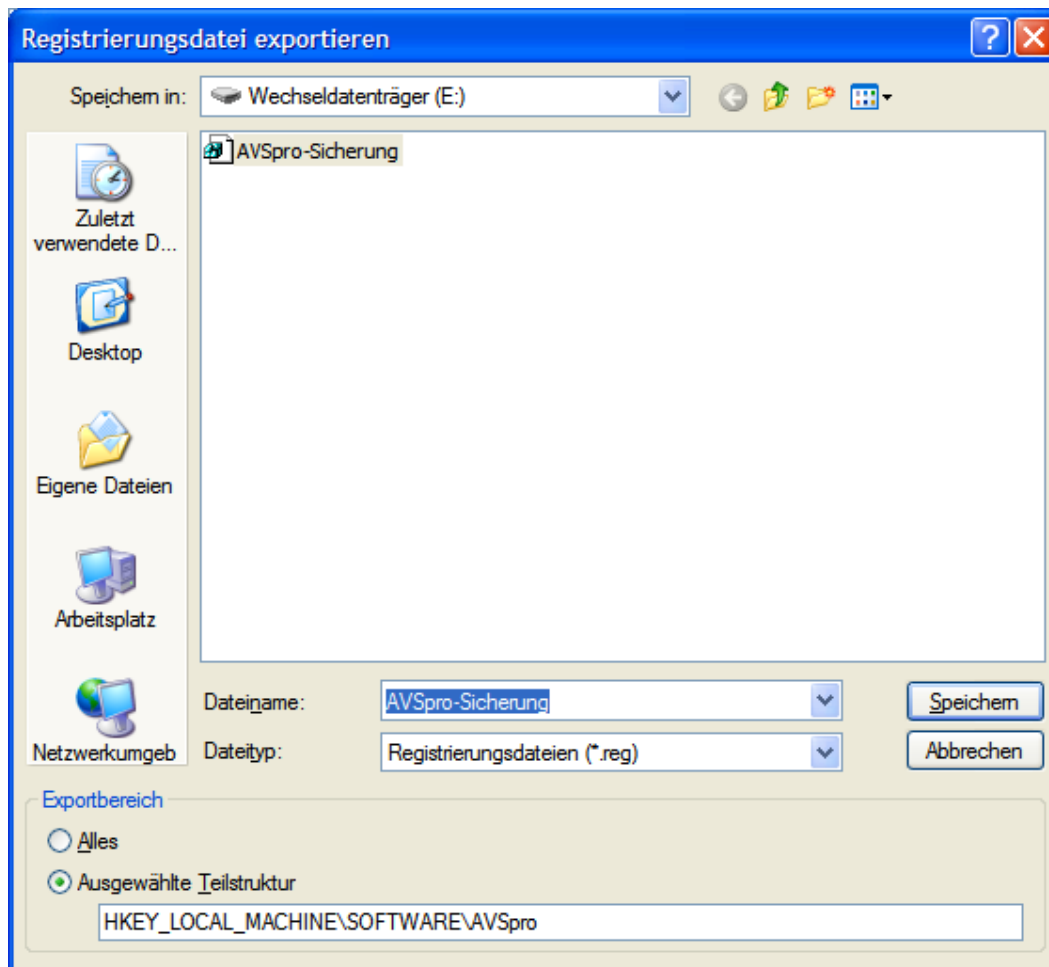

2 Daten und Einstellungen übertragen

Wichtige Hinweise


Auf dem neuen PC (WIN7 32/64 od. WIN8 32/64) müssen Sie als **Administrator** angemeldet sein.

2.1 Übertragung der MDB-Dateien


Navigieren Sie in das Verzeichnis „**c:\Programm**el“. **Auch bei 64-Bit Systemen!**
Die AVSPro-Software wird zwar bei 64-Bit Systemen in „**c:\Programme(x86)**“ installiert, aber für die Migration werden die Daten in „**c:\Programm**el“ **gesucht**“.

Erstellen Sie dort einen neuen Ordner mit dem Namen „AVSpro“.

In dem Ordner „AVSpro“ erstellen Sie dann den Ordner „Daten“:

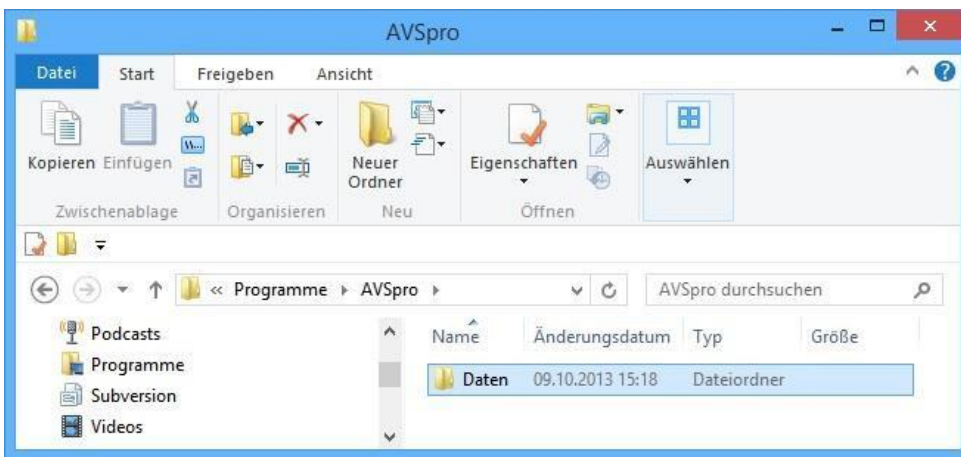


In diesen Ordner kopieren Sie die beiden MDB-Dateien AVSpro.mdb und ProbenID.mdb.

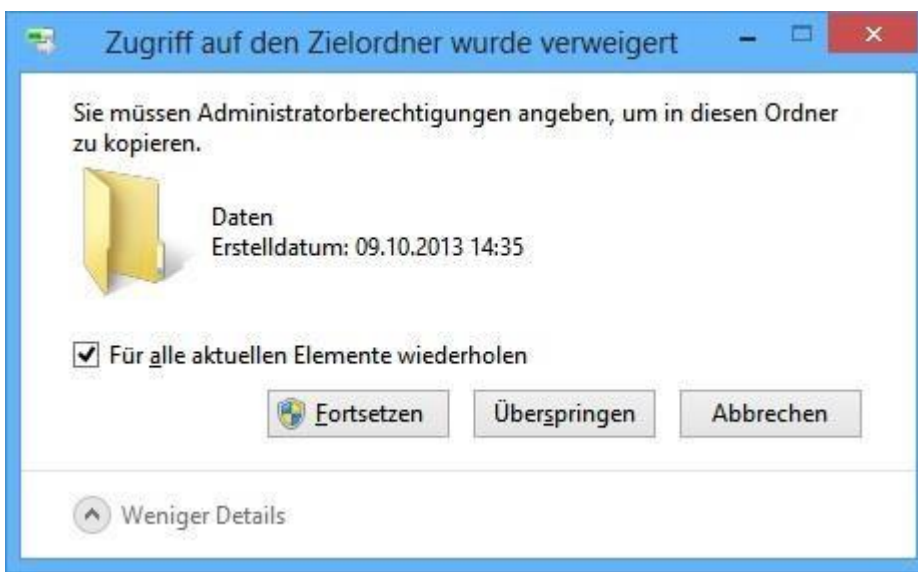


2.2 Registry übertragen und in eine XML-Datei migrieren



Die Sicherungsdatei „AVSpro-Sicherung.reg“ starten Sie direkt vom Stick mit einem Doppelklick. Die folgenden Warnmeldungen bestätigen Sie mit „Ja“:

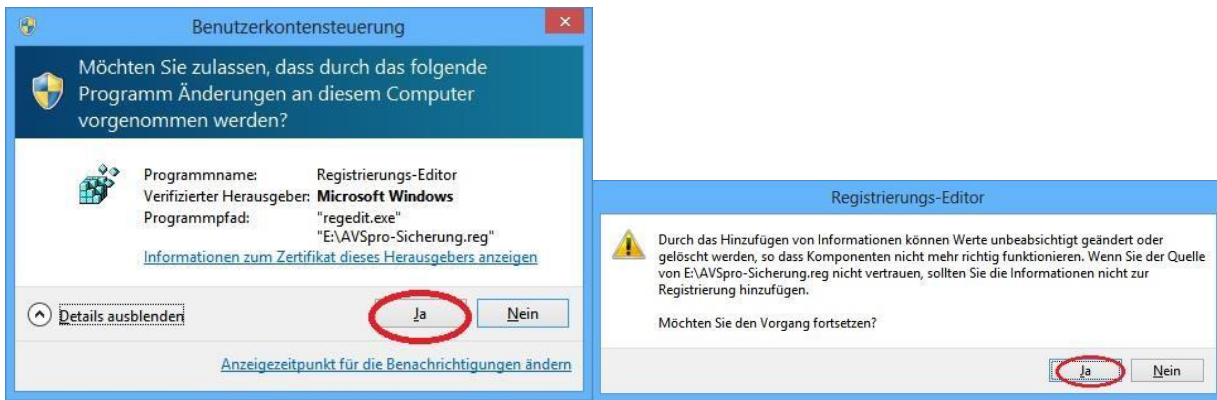

Bei erfolgreichem Import erscheint folgende Erfolgsmeldung:

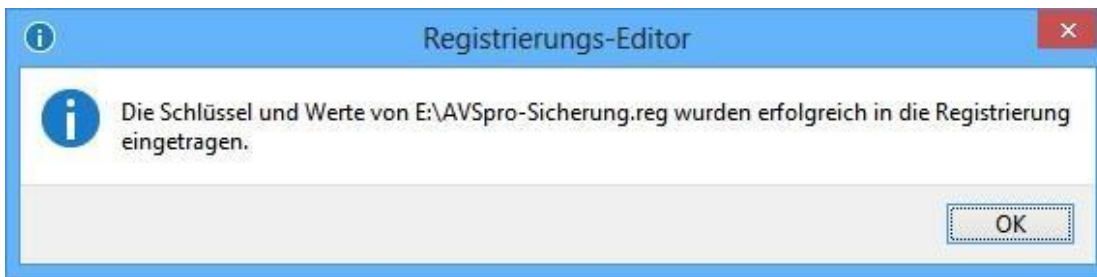

Führen Sie anschließend das mitgelieferte Programm „ASVPro_Migration.exe“ als „Administrator“ aus.

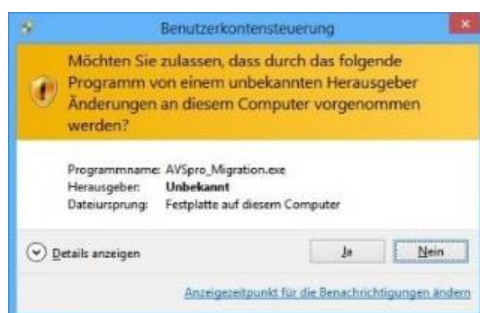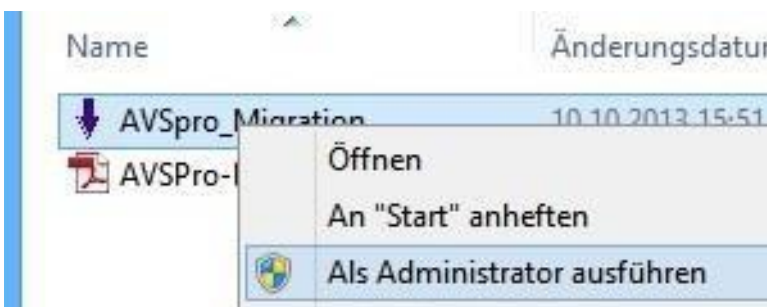

Mit „Ja“ bestätigen,



und anschließend auf „OK“ klicken.

Wenn die folgende Meldung erscheint, wurden die Registry-Werte erfolgreich in die XML-Datei übernommen.




Die Registry-Einträge wurden wieder gelöscht.
(Wenn das Programm über die rechte Maustaste gestartet wurde!).

3 Aktuelle AVSPro-Version installieren

Wenn Sie die aktuelle Version (min. 13/47) der AVSPro-Software installieren, werden ihre alten Daten und Einstellungen alle übernommen.

Bei der Installation erscheint dann ganz kurz folgendes Fenster.

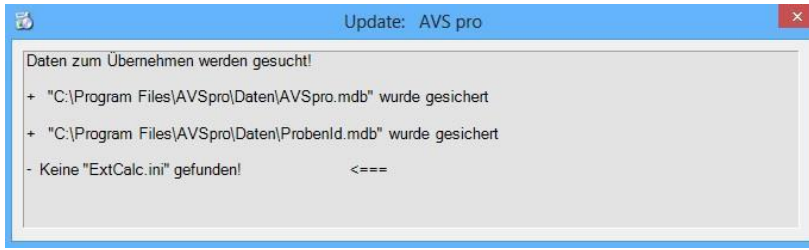

4 Nachbearbeitung

Die beiden MDB-Dateien **AVSpro.mdb** und **ProbenID.mdb**, welche Sie auf den neuen PC kopiert haben können dort wieder gelöscht werden.

Bei 64-Bit Systemen können Sie den gesamten Ordner „**c:\\Programme\\AVSpro**“ wieder löschen, denn AVSpro wurde hier nach „**c:\\Programme (x86)**“ installiert.

Bei 32-Bit Systemen bitte nur die zwei MDB-Dateien im Ordner „**c:\\Programme\\AVSpro**“ löschen!

Wenn Sie auch SAV-Dateien vom alten PC gesichert haben, können Sie diese nun auf dem neuen PC in den Ordner

„**c:\\Benutzer\\Öffentlich\\Öffentliche Dokumente\\AVSpro\\Log**“ kopieren.

5 Aktuelle Verzeichnisstruktur

Datei Strukturen von AVSPro ab Version 14/12 (Stand 19.03.2014).

[PROGRAM_FILES]\AVSpro (normalerweise schreibgeschützt!)

XP:	C:\Programme\AVSpro\
WIN7 32bit	C:\Programme\AVSpro\
WIN7 64bit	C:\Programme (x86)\AVSpro\

- AVSpro.exe
- AVSpro_Protocol.exe
- Extcalc.exe
- LibModCol.dll
- Unterverzeichnisse **lde** und **len** mit den Sprachressourcen für ExtCalc

[PROGRAM_FILES]\AVSpro\Daten (normalerweise schreibgeschützt!)

XP:	C:\Programme\AVSpro\Daten\
WIN7 32bit	C:\Programme\AVSpro\Daten\
WIN7 64bit	C:\Programme (x86)\AVSpro\Daten\

- Symbole und Bilder
- DynDelT.txt
- VI.txt

[COMMON_APPDATA]\SIAnalytics\AVSpro (normalerweise ausgeblendet!)

XP:	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\SIAnalytics\AVSpro\
WIN7	C:\ProgramData\SIAnalytics\AVSpro\

- AVSpro_Settings.xml (automatische Übernahme aus Vorversion!)
- ReportLogo.jpg (für AVSpro_Protocol.exe)
- Extcalc.dat

[COMMON_DOCUMENTS]\AVSpro\Data

XP:	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente\AVSpro\Data\
WIN7	C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\AVSpro\Data\

- AVSPRO.mdb (automatische Übernahme aus Vorversion!)
- PROBENID.mdb (automatische Übernahme aus Vorversion!)
- Alle Report-Dateien*.rpt
- Extcalc.ini (automatische Übernahme aus Vorversion!)

[COMMON_DOCUMENTS]\AVSpro\Log

XP:	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente\AVSpro\Log\
WIN7	C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\AVSpro\Log\

- SAV-Dateien

[COMMON_DOCUMENTS]\AVSpro\Debug

XP:	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente\AVSpro\Debug\
WIN7	C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\AVSpro\Debug\

- Error-Dateien
- ComProto-Dateien

SI Analytics

a **xylem** brand

SI Analytics GmbH

Hattenbergstr. 10
Tel. +49.(0)6131.66.5111
Fax. +49.(0)6131.66.5001
55122 Mainz
Deutschland
E-Mail: si-analytics@xyleminc.com
www.si-analytics.com

SI Analytics is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.
© 2015 Xylem, Inc. Version 150303 D